



Sanotex® Wipes

Tisu Wipes untuk Permukaan (Surface), kompatibel dengan cairan pembersih pilihan Anda

Tisu Wipes Microdenier sekali pakai, berserat rendah, dengan dispenser yang memiliki tutup yang berpegas, menawarkan solusi pembersihan yang cepat, dapat diandalkan dan ekonomis. Terbuat dari serat meltblown yang sangat halus dengan ikatan pintal yang kuat pada inti serat untuk kekuatan tisu wipes yang optimal. Kompatibel dengan bahan kimia pembersih berbasis peroksida, peroksida/asam peroksiasetat, fenolik, dan amonium kuarternar, tisu wipes Sanotex mengaplikasikan desinfektan Anda ke permukaan dengan efisien.

FITUR PRODUK

- Ekonomis, 100% sintesis, and sekali pakai
- Tutup dispenser dilengkapi dengan pegas yang dapat menutup sendiri (*self-closing*), melindungi agar wet wipes berada dalam keadaan basah lebih lama
- Penggunaan cairan kimia pembersih lebih terukur
- Pilihan bahan kimia pembersih yang fleksibel, kompatibel dengan desinfektan berbasis bleach, quat dan peroksida

Contec part no.	deskripsi	size	packaging
85339	Sanotex Environmental Surface Wipes	6" x 8" (15 x 20cm)	150/rol; 6 rol/case
85341	Sanotex self-closing dispensing canister, empty, reusable	4.75 x 8" (12 x 20cm)	6/case



Cara Penggunaan Sanotex® Wipes



< Masukkan rol tisu wipes Sanotex® ke dalam dispenser.



< Tuangkan desinfektan dengan hati-hati ke bagian tengah gulungan. Biarkan selama 5 menit untuk memastikan saturasi tisu wipes yang baik.



< Dari bagian tengah gulungan, tarik tisu wipes dan masukkan ke dalam lubang yang ada di tutup dispenser (kira-kira 2.5cm). Putar tutup dispenser hingga rapat.



< Untuk mengambil tisu wipes, buka tutup dispenser, tarik tisu wipes dalam posisi miring. Tutup pegas akan kembali tertutup secara otomatis.

Didistribusikan di Indonesia oleh:

ARVENTIS

PT. Arventis Mega Indonesia | arventisintl.com

CONTEC
PROFESSIONAL

ContecProfessional.com